

1.

Setzen Sie das Okular in den Mikroskop-Adapter.



2.

Fixieren Sie das Mikroskop-Verbindungsmodul mithilfe der Festellschrauben.




3.

Setzen Sie den iZoom-Adapter auf das Okular.




4.

Fixieren Sie den iZoom-Adapter auf dem Okular.

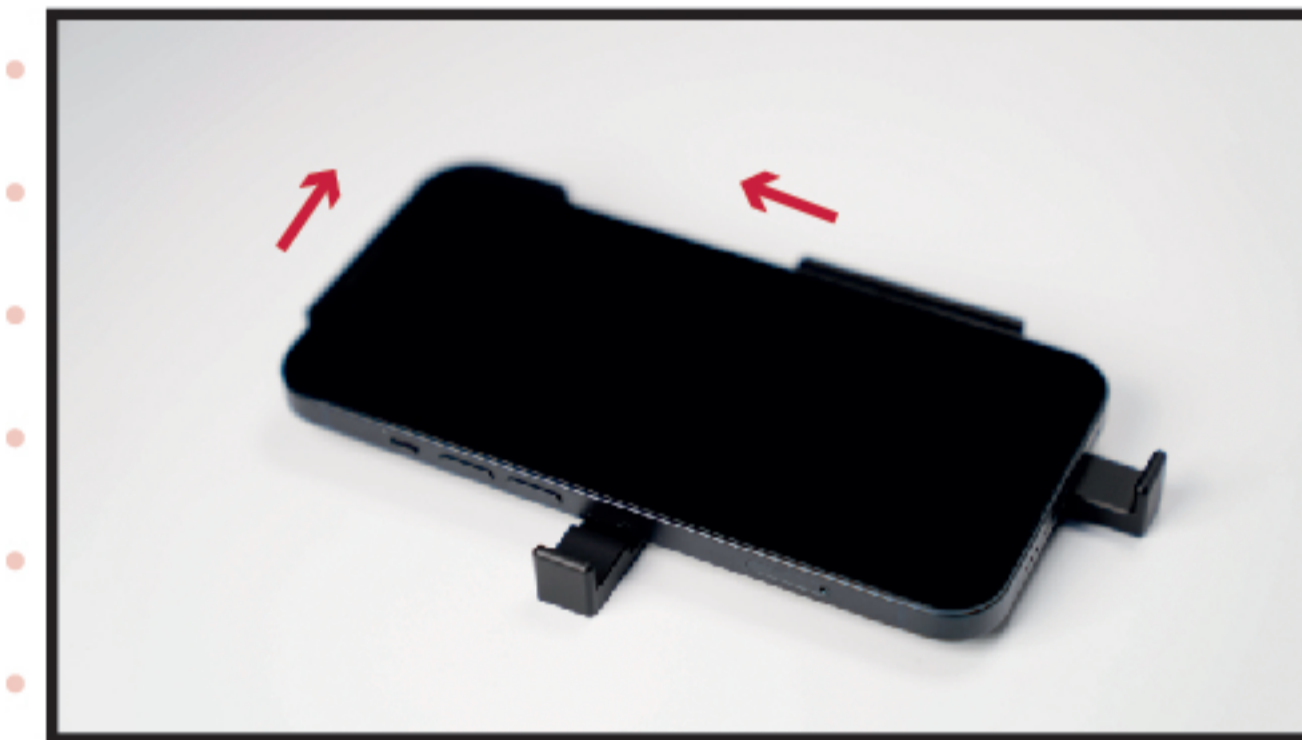

6.

Fixieren Sie das Handy mit den zwei Klemmungen.

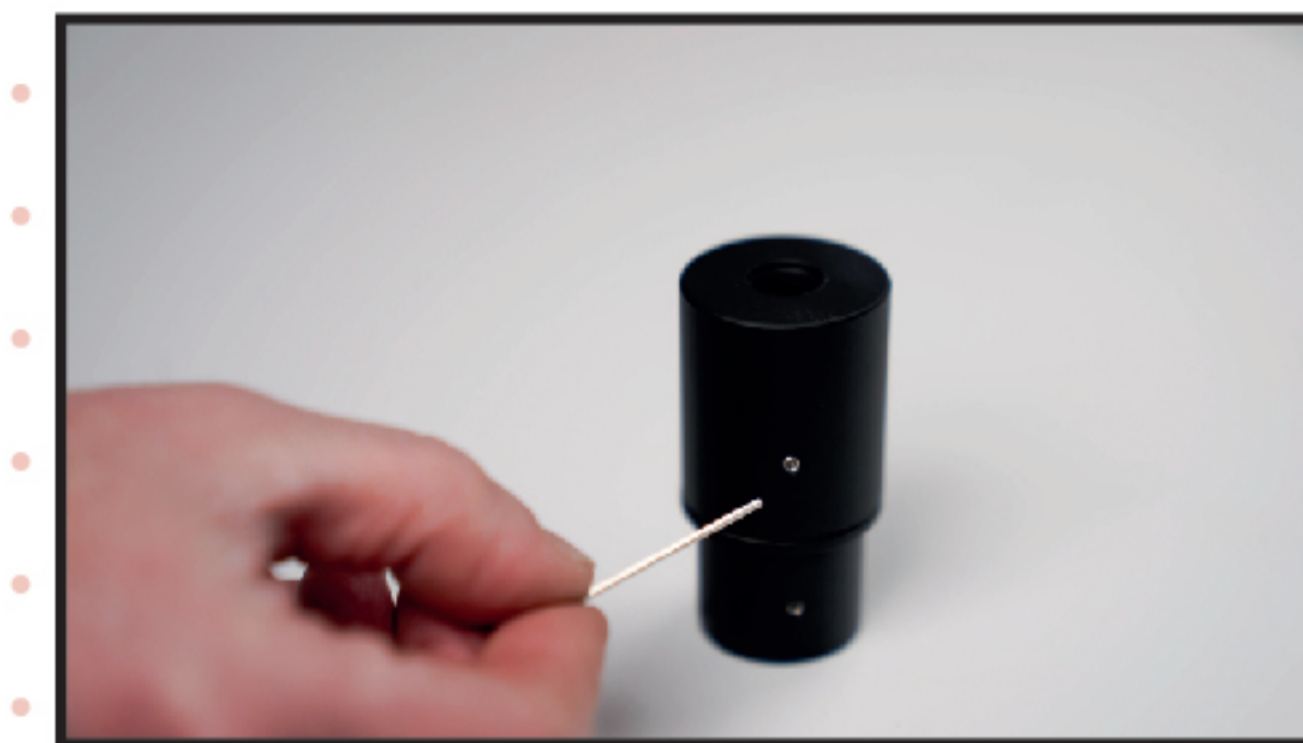

5.

Setzen Sie Ihr Handy in die Universalhülle ein.




7.

Schrauben Sie das Mikroskop-Verbindungsmodul auf die Universalhülle.

8.

Entnehmen Sie das Standard-Okular aus dem Mikroskop.

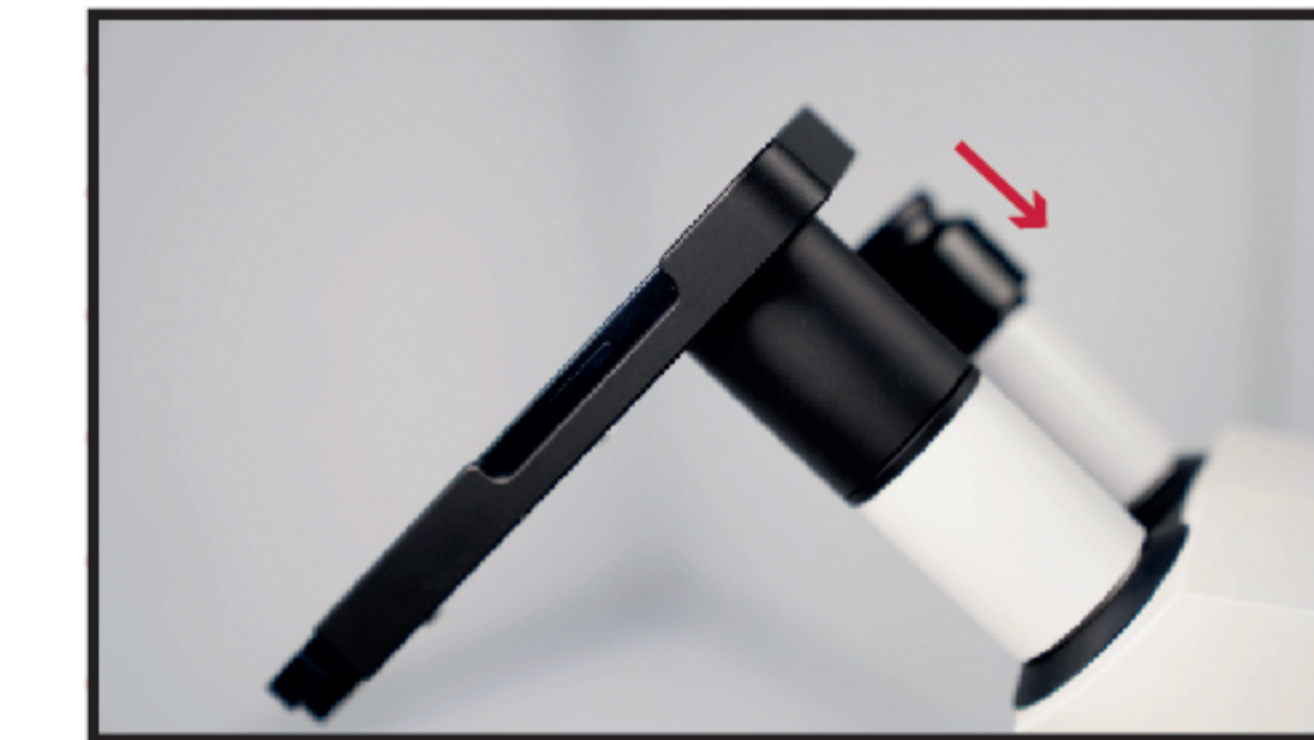

9.

Ersetzen Sie das Okular durch das iZoom 3.0.



10.

Stellen Sie die Optik scharf. Zusätzlich können Sie den iZoom-Adapter auf dem Okular verschieben. Fixieren Sie anschließend den iZoom-Adapter auf dem Okular.